


16 az 1-ben gyorseszteszt tejre ►

A 16 az 1-ben gyorsesztesztkészlet a kolloid arany immunkromatográfiás technológián alapul. Használható a Monensin, Bactiracin, Spiramycin, Florfenicol, Trimethoprim, Colistin, Albendazol, Sulfonamidok, Neomycin, Kanamycin, Spectinomycin, Gentamicin, Erithrocin, Lincomycin, Tylosin és Tilmicosin, Fluorokinolonok kimutatására. Egy teszt körülbelül 10 percet vesz igénybe.



Előnyök

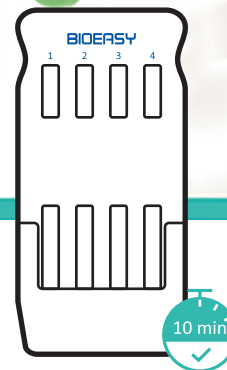

Gyors eredmények
10 perc alatt



Több
16 az 1-ben



Felhasználóbarát
Könnyen elvégezhető a helyszínen
vagy a laboratóriumban




Vizuális
értelmezés




Pontos
és megbízható

Tesztelési eljárás

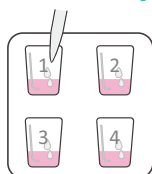


Adjon 200 µL tejmintát az 1-4. tételszámú mikrocellába felváltva. Keverje össze alaposan.

Inkubálja 3 percig
40+/- 2 °C-on.

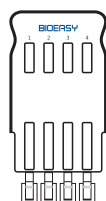

Vegye ki az 1-4. tételszámú tesztkártyát, és távolítsa el a kupakot, majd helyezze be a mikrocellába.

Inkubálja 7 percig
40+/- 2 °C-on.

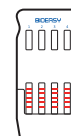


Vizuális értelmezés



Értelmezés leolvasásával

Eredmények

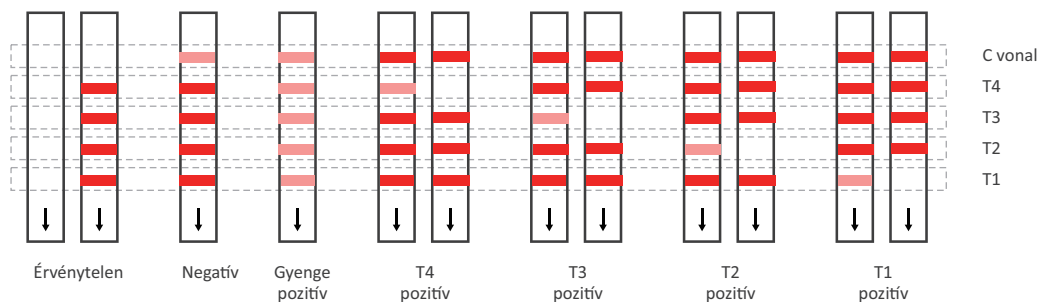

Érzékenység

	Csatorna 1 FMCS	Csatorna 2 SABT	Csatorna 3 NKSG	Csatorna 4 ELTF
T4	Spiramycin	Trimethoprim	Gentamicin	Fluoroquinolones
T3	Colistin	Bacitracin	Spectinomycin	Tylosin/Tilmicosin
T2	Monensin	Albendazole	Kanamycin	Lincomycin
T1	Florfenicol	Sulfonamides	Neomycin	Erythrocin

Specifikáció

Cikkszám:
YRM1112

Kit tartalma:
16 teszt/kit

Szavatossági idő:
18 hónap

Tárolás:
2-8 °C



Bentley Labor Kft. | 8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100

www.bentleylabor.hu